


การย้อมสี Capsule staining

วิธีทำ

1. หยดน้ำบนสไลด์ 1 หยด
2. นำเชื้อแบคทีเรียมา smear บนสไลด์ให้เชื้อกระจาย
3. ใช้ loop แตะสี India ink ลงบน smear
4. ปิดทับด้วย cover glass
5. นำสไลด์ไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้เลนส์วัตถุกำลังขยาย 100X

การอ่านผล

- Capsule: ปรากฏวงใสรอบตัวเซลล์
Non-capsule: ไม่ปรากฏวงใสรอบตัวเซลล์

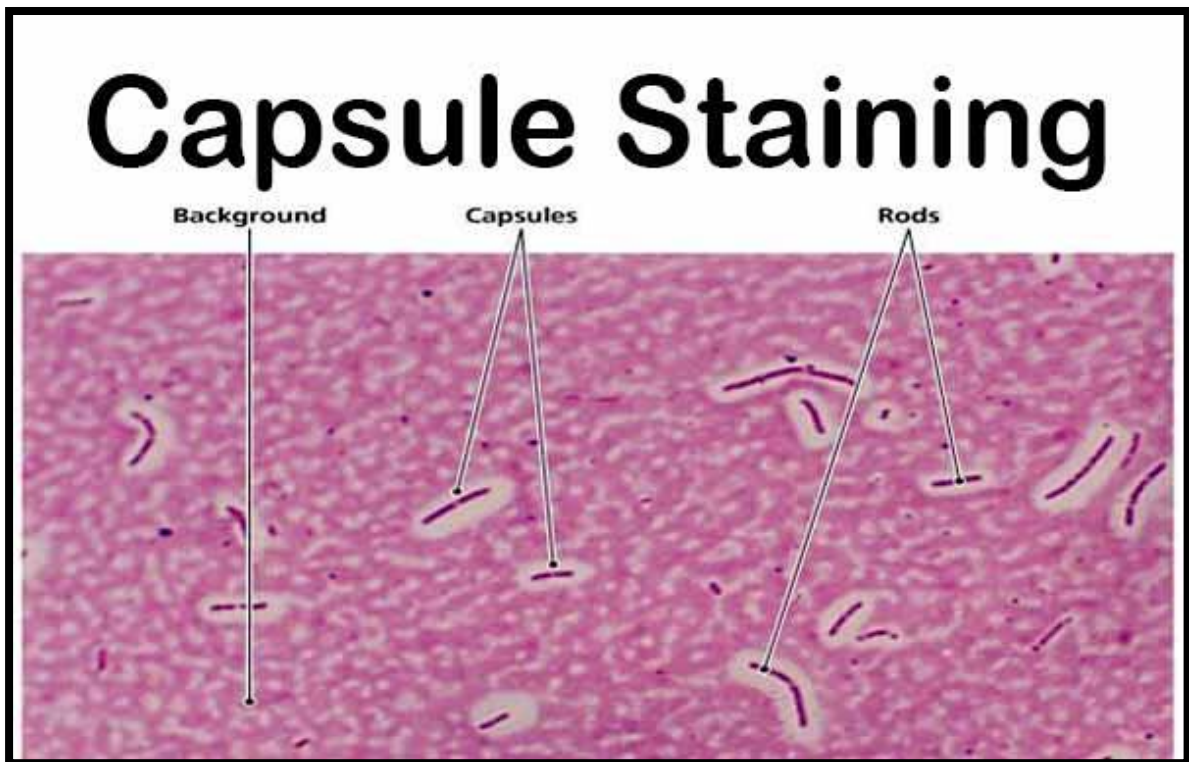

ที่มา: <https://microbiologyinfo.com>